


# Feuille complémentaire du mode d'emploi

< Interface bidirectionnelle des balances J, Option 018 >

**METTLER TOLEDO**

## METTLER TOLEDO Option 019

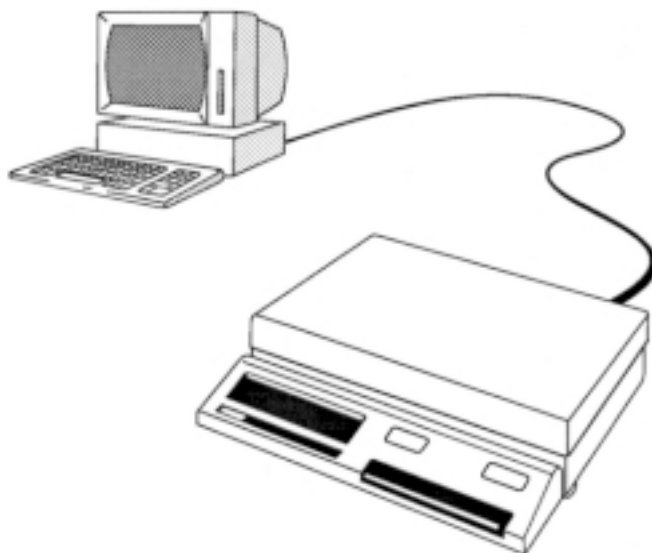

### Description

Sur les balances PJ12, PJ15 et PJ1220 DeltaRange®, l'interface bidirectionnelle est déjà prévue dans la balance. La mise en place de l'option 019 (cassette de programme spéciale) active cette interface bidirectionnelle.

Veuillez noter les différences par rapport au mode d'emploi Option 018, au verso de cette feuille complémentaire!




P703254

Sous réserve de modifications techniques  
et de disponibilité des accessoires.


© Mettler-Toledo GmbH 2000 703254 Printed in Switzerland 0009/31.13

**Mettler-Toledo GmbH, Laboratory & Weighing Technologies**, CH-8606 Greifensee, Switzerland  
Phone +41-1-944 22 11, Fax +41-1-944 30 60, Internet: <http://www.mt.com>

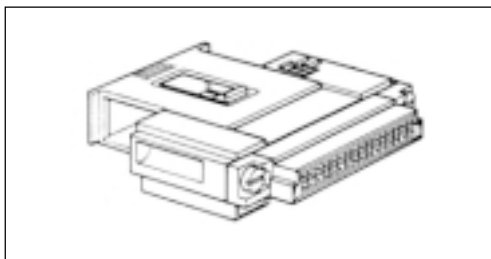

Page 2:


Comme déjà évoqué dans la description au recto, l'interface bidirectionnelle est prévue dès l'usine sur les balances PJ12, PJ15 et PJ1220 DeltaRange®. Ainsi, le montage d'une carte séparée n'est plus nécessaire, il suffit de mettre en place l'Option 019 (cassette de programme spéciale). Pour ce faire, procédez comme suit:

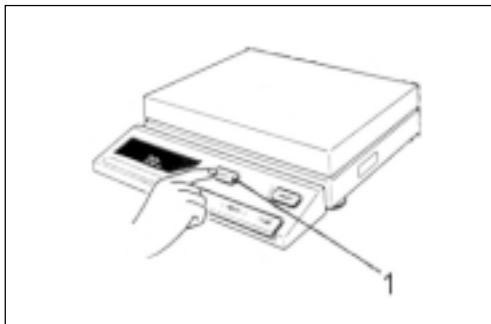


**ATTENTION:**

La cassette de programme ne doit jamais être mise en place ou retirée lorsque la balance est en marche, sinon il y a risque d'apparition de défauts dans le "logiciel", c'est-à-dire, dans le programme de la balance. D'où:

**Appuyez sur la touche 1 OFF!**

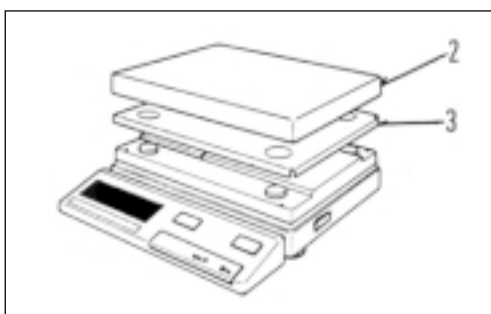

Déposer le plateau **2** et le porte-plateau **3**.

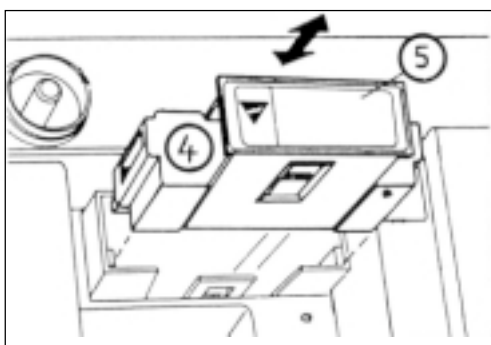


Saisir la cassette de programme **4** par l'étrier **5** et la retirer avec précaution.

Engager avec précaution la **nouvelle** cassette de programme **4** (**Option 019**), jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.


Remarque: conserver la cassette de programme qui vient d'être retirée dans un endroit sûr.

Remettre en place le porte-plateau et le plateau, puis mettre la balance en marche.

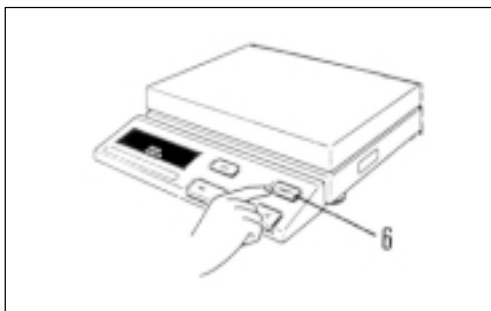

Page 3:

Sur les balances PJ12, PJ15 et PJ1220 DeltaRange® l'ordre d'imprimer n'est pas donné à l'aide de la touche de commande comme sur les autres balances J, mais à l'aide de la touche **6** PRINT prévue à cet effet sur le terminal.

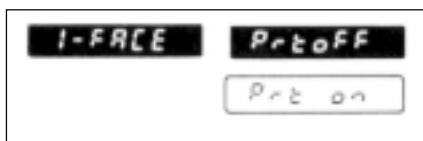

Par conséquent, les indications "Prt off" et "Prt on" sous I-FACE n'apparaissent pas sur l'afficheur de ces balances.

Pour toutes les autres informations, consulter le mode d'emploi <Interface bidirectionnelle des balances J, Option 018>